

## Registre annuel de l'entretien du matériel pour la gestion des vaccins

Tenir un registre pour chaque unité d'entreposage de vaccins

Identification de l'unité d'entreposage : \_\_\_\_\_

Année : \_\_\_\_\_

### ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Date d'achat : \_\_\_\_\_

| Fréquence        | Tâches  | Date prévue<br>(année-mois-jour) | Date effectuée<br>(année-mois-jour) | Effectué par :                   | Précisions                       |
|------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 fois par année | Nettoyer le moteur et les serpentins  | _____<br>_____                   | _____<br>_____                      | _____<br>_____                   | _____<br>_____                   |
|                  | Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur   | _____<br>_____                   | _____<br>_____                      | _____<br>_____                   | _____<br>_____                   |
|                  | Vérifier l'étanchéité des joints de la porte  | _____<br>_____                   | _____<br>_____                      | _____<br>_____                   | _____<br>_____                   |
|                  | Vérifier (test) le fonctionnement du système d'alarme relié à la centrale téléphonique <sup>1</sup> | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____    | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| Aux 2 ans        | Faire inspecter le réfrigérateur par un technicien spécialisé en réfrigération                      | _____<br>_____                   | _____<br>_____                      | _____<br>_____                   | _____<br>_____<br>_____          |

<sup>1</sup> Pour les sites de vaccination COVID, la DSPublique recommande de faire le test aux 3 mois

Identification de l'unité d'entreposage : \_\_\_\_\_

Année : \_\_\_\_\_

**ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE**

Date d'achat : \_\_\_\_\_

| <i>Fréquence</i>  | <i>Tâches</i>   | <i>Date prévue</i><br>(année-mois-jour) | <i>Date effectuée</i><br>(année-mois-jour) | <i>Effectué par :</i> | <i>Précisions</i> |
|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|
| 1 fois par année<br>(ou selon la recommandation du fabricant) | Vérifier l'état du dispositif, de la sonde et de la fiole de glycol | _____                                   | _____                                      | _____                 |                   |
|   | Étalonner (ou remplacer) le dispositif                              | _____                                   | _____                                      | _____                 |                   |
|   | Remplacer la batterie   | _____                                   | _____                                      | _____                 |                   |

**Adaptés des annexes des documents suivants :**

- Agence de la santé publique du Canada. (2015). *Lignes directrices nationales sur l'entreposage et la manipulation des vaccins pour les vaccinateurs*. Repéré à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/lignes-directrices-nationales-entreposage-et-manipulation-vaccins-pour-vaccinateurs.html>
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). *Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins*. Repéré à <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/>